

XR800 型

静脉可视小鼠尾注固定器 (促销版)

动物行为实验仪器领跑者
致力于生命科学领域前沿生物科技技
术的研发和先进实验仪器的推广。

一、概述


我们同行都知道小鼠尾静脉注射是很不容易的事，需要手感、需要练习、需要耐心，实验时，多次打不进去，还会产生一种崩溃的心情。大家一致认为尾注没有任何投机取巧的方法。要想掌握它只有多打、勤练，找感觉，感觉找到了，你就有了自信，这样即便有了自信你也很难做到百分之百的把握，追其原因和难点无非有这样三条，一是动物的保定牢固与否，二是鼠尾血管的充盈程度，三是针入血管的去向问题。如果这三条变成了动物保定牢固、血管十分充盈、能看到针尖进入血管与否，那么尾注还有什么难度吗？其实我们研发的静脉可视鼠尾注固定器就是解决了这样三个问题：

一、使用了常规鼠筒，装鼠速度快、保定牢固、鼠位舒适，不会前窜，保证了注射时的稳定。

二、使用赶压方式将鼠尾尾根部分血管中的血赶压到鼠尾的后半部分，使其血管充分充盈，方便针头的进入。

三、使用特殊的黄光照射鼠尾，使鼠尾的血管显现出来，在可视的情况下使针尖的刺入做到有的放矢，不再是单凭手感的盲打，针是否进入血管，摆动针头看血管是否跟着动就知道针是否在血管中，不再追求那种针进血管中的落空感（其实这种手感，一般短时间内很难体会出来）。

这三个难点都解决了，以后尾注将不再是难事了，估计再也没有那么多人在网上讨论尾注的事了，人们将彻底地从尾注的烦恼中解放出来。我们这款尾注固定器就是这样针对这三个难点，经过三年的潜心研究，用新思维、新理念，精心设计制造出来的，这款小型仪器它将用新的原理和新的操作方式让使用者耳目一新。这也将成为鼠尾静脉注射道路上的一个重要里程碑。

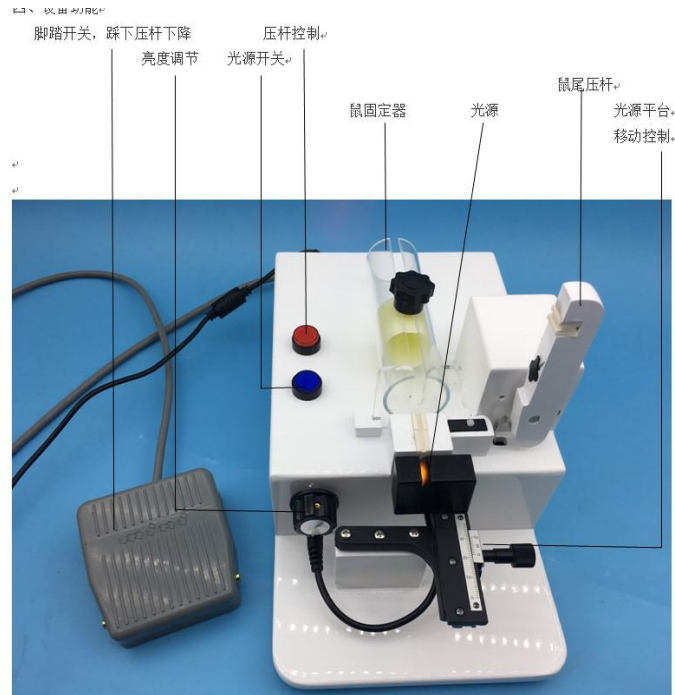

二、动物应用

静脉可视小鼠尾注固定器可以同时应用于小黑鼠和小白鼠。



二、技术指标

- ✓ 常规快装鼠筒可盛装 17-40g 的小鼠
- ✓ 1W LED 黄光灯
- ✓ 自动压尾，无须人工手按
- ✓ 压尾器可手控和脚控 2 种方式
- ✓ 光源 0-35mm 行程可调，可注射不同部位
- ✓ 输出：DC 12V 2A
- ✓ 整机尺寸：275*160*120mm
- ✓ 整机重量：2Kg

三、注意事项

- ① 鼠筒为有机玻璃制做，应避免接触酒精和各种有机溶剂，否则易出现龟裂或损坏。
 - ② 动物在被装筒捉持时会有应激反应，粪尿过多，应及时清理上板面和鼠筒内的粪便。
 - ③ 仪器不用时应及时拔掉电源，避免仪器过热损坏。
- 仪器不可随意拆卸，如有问题请及时与厂家联系。

